

Fiche d'utilisation des pH-mètres

La sonde du pH-mètre est un objet fragile à manipuler soigneusement.

Les sondes pHmétriques EXAO doivent toujours être maintenues verticales (utiliser une pince).

Il est nécessaire d'agiter la solution avant de faire les mesures.

Avant toute utilisation : Rincer la sonde à l'eau distillée, l'essuyer délicatement avec du papier Joseph, puis procéder à l'étalonnage.

Etalonnage du pH-mètre :

1. Plonger la sonde dans le flacon de solution étalon de pH=7,0. Ajuster la vis « 7 » ou effectuer le réglage à l'ordinateur pour afficher la valeur 7 à l'écran.
Rincer et essuyer délicatement la sonde.
2. Plonger la sonde dans le flacon de solution étalon de pH=4,0 (ou 12,0). Ajuster la vis « 4/12 » ou effectuer le réglage à l'ordinateur pour afficher la valeur 4 (ou 12) à l'écran.
Rincer et essuyer délicatement la sonde.